



ЛинтеЛ® СВ-10

Аппарат определения температуры самовоспламенения жидкостей

Реализованные стандарты

ГОСТ 12.1.044

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА ЛИНТЕЛ СВ-10

- ❖ Основной функцией аппарата ЛинтеЛ СВ-10 является обеспечение стабильных условий испытаний. Автоматическое поддержание заданной температуры и обеспечение равномерного нагрева колбы
- ❖ Установленный на лицевой панели промышленный ПИД регулятор, обеспечивает высокую точность поддержания температуры
- ❖ Двухкамерная конструкция воздушной бани и использование циркуляционного насоса позволяют обеспечить равномерный нагрев колбы

В автоматическом аппарате ЛинтеЛ СВ-10 применяются новейшие технологии и компоненты для обеспечения высокого качества аппарата, удобства его эксплуатации, с целью сокращения затрат времени на испытания и повышения эффективности работы.

Аппарат ЛинтеЛ СВ-10 предоставляет ряд преимуществ нашим клиентам:



Автоматическое поддержание заданной температуры

Надежный блок управления на базе регулятора температуры ОВЕН ТРМ-210



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Диапазон поддержания температуры | от +50 до +600 °С |
| Точность поддержания температуры | ±2 °С |
| Время стабилизации заданной температуры при нагреве от комнатной | не более 30 мин |

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность | не более 1200 Вт |
| Габаритные размеры | 285 x 490 x 300 мм (высота x ширина x глубина) |
| Масса | не более 10 кг |
| Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °С |
| Относительная влажность при температуре +25°С | не более 80 % |
| Напряжение | от 187 до 242 В |
| Частота | от 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |



Дилеры на территории РФ

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ООО "ПТФ "ЕВРОТЕСТ" 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, 9 тел. (812) 327-84-51, 327-84-52 факс (812) 327-82-90 info@euro-test.ru</p> |
| <p>ООО "АвтоЛабКомплект" 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. В, пом. 13Н тел. 8-965-098-98-99, 640-13-25, 8-931-353-71-90 факс (812) 300-14-12, 300-14-13 autolabkomplekt@yandex.ru</p> |
| <p>ООО "ЛабТех" 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, 1/28 тел. (495) 276-77-00, 777-51-66 post@labteh.com</p> |
| <p>ООО "НПО МОСЛК" 125466, г. Москва, ул. Юрковская, 92 офис 1 тел. (495) 665-23-54 sorkin.mihail@gmail.com</p> |
| <p>ООО "Электронприбор" 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские Пруды, д. 1, офис 4 (495) 258-91-11, (496) 255-54-55 info@electronpribor.ru</p> |
| <p>ООО РНПО "РосПрибор" 454000, РФ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.40, оф.3 тел. (351) 727-99-50, 727-99-60, 727-99-80 mail@rupsu.ru</p> |
| <p>ООО "ПФ ОПТИМУМ" 41600, Московская обл., г. Клин, ул. Ленина, д.8, оф.10 тел: (496) 249-01-97, 249-01-98 mail@optimum-lab.ru</p> |
| <p>ООО "ЭкспортНефтеСнаб" (ООО "ЭНС") 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Победы, д. 12 корпус 1 тел: 8-905-353-50-06, 8-903-310-61-06 natalirmal@mail.ru</p> |
| <p>ООО "ЛабТМ" 625003, г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 12 Г Тел.: (3452) 69-49-19, 46, 24-78, 38-77-63 sibtektm@mail.ru lab-tm@yandex.ru</p> |
| <p>ООО ТПК "Трастинвест" 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.18а, оф.411 тел: (3852)99-21-21 sales@trastinvest.ru</p> |

Дилеры на территории Казахстана

ТОО "ELEMENTUM"
050000, г. Алматы,
ул.Гоголя, д. 86, офис 214
тел. (727) 250-89-76, 329-68-75
факс (727) 250-89-73

Дилеры на территории Белоруссии

ЗАО "ПЯТЬ ОКЕАНОВ"
220007, г. Минск,
ул.Московская, 12
тел. +375 17 210-42-58
факс +375 17 228-17-47

ЗАО "Аванта и К"
222827, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марына Горка, ул.
Спасателей, д.2, комн. 32
Телефон +375 17 270 70 00, +375 44 512 52 80
Факс +375 17 394 01 59
info@avanta.by, dragunova@avanta.by

Дилеры на территории Узбекистана

ООО "INVEST КОМПЛЕКТ"
100115, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский
район, ул. Чиланзарская, 55.
Телефон +998 (97) 156-53-43, +998 (97) 724-63-43
invest.komplekt@bk.ru

ЧП "FORTEK"
100170, г.Ташкент, ул.Сайрам, 6-ой проезд, д.13А
Тел.: (+998) 71-268-5750, 71-268-5720
Факс: (+998) 71-267-7190
office@fortek.uz, sales.a@fortek.uz

ООО "Himlabpribor"
100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтохурский
р-н, ул. Алмазар,15
Тел.: + 998-90-997-64-56, 998-90-355-62-35
uzhimlabpribor@mail.ru

Дилеры на территории Ирана

ArtinAzmaMehr Co
Иран, г. Тегеран, Ресалат ск., ул. Явари, 3, № 17
Тел.: +98 21 7721 2981
Факс: +98 21 8977 0455
info@artinazma.net

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---------------------------------|--------|
| Аппарат ЛинтеЛ СВ-10 | 1 шт. |
| Колба КН-200 ГОСТ 19908 | 2 шт. |
| Шприц 1мл инсулиновый | 10 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Программа и методика аттестации | 1 шт. |
| Комплектность ТРМ-210: | |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.

Средства измерений, рекомендуемые* для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице

| Наименование | Свойства | Назначение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Термометр цифровой ТЦМ 9410/М2 с датчиком ТТЦ11-600 ТХА(К) \varnothing 1,5мм, L400 мм | Минимальный диапазон температур: от +50 до +600°C Минимальная длина термопары: 500 мм Допустимая погрешность: не более 6°C в указанном диапазоне | Проверка встроенного в аппарат измерителя температуры колбы |

*Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью

Контактная информация

450075, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Проспект Октября, 149

Продажа и поставка по РФ
тел./факс: (347) 284-44-36; (347) 284-27-34
e-mail: sale@bashnxa.ru

Продажа и поставка на экспорт
тел./факс: (347) 284-26-00
e-mail: market@bashnxa.ru

Техническая поддержка и сервисное обслуживание
тел./факс: (347) 284-28-32
e-mail: support@bashnxa.ru



Посетите наш веб-сайт
для получения более
подробной информации
<http://bashnxa.ru>